


# Le testeur de pH

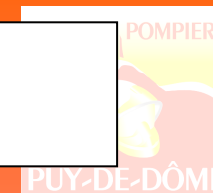

Il s'agit d'un testeur de **pH** et de température étanche. Le boîtier est étanche à toute pénétration d'humidité et en cas de chute dans un bassin, il flotte.

Mode opératoire :

- Mise en route de l'instrument : appuyer et maintenez l'appui pendant 2 secondes sur le bouton ON/OFF. Tous les segments de l'afficheur seront visibles pendant quelques secondes, suivi de l'affichage en % de la charge de la pile.
- Prise de mesure : immergez l'électrode après avoir ôté le capuchon de protection et remuez délicatement. Lorsque l'indicateur de stabilité s'allume, la mesure peut être lue. L'afficheur indiquera la valeur **pH** ainsi que la température
- Extinction de l'instrument : appuyer sur le bouton ON/OFF. Lorsque OFF apparaît sur l'afficheur, relâchez le bouton et l'instrument s'éteint.
- Pour geler l'afficheur (pour présenter les résultats à un tiers par exemple) : appuyer et maintenez l'appui pendant 2 secondes sur la touche SET/HOLD. Pour retourner en mode normal, ré appuyer sur le même bouton.

# Photo du testeur

